


# Pipette automatique pour seringues de distribution

## 1 à 5000 µl

- pipette combinée avec seringue plastique à usage unique
- le volume de la seringue est distribué en 1, 8, 11, 15, 23 ou 48 fractions
- manipulation très hygiénique : la pipette n'est jamais en contact avec la substance prélevée, entre chaque substance, il suffit de changer la seringue à usage unique
- table de correspondance directement imprimée sur la pipette : après avoir placé et verrouillé une seringue à usage unique dans la pipette, un bouton à 6 positions permet de sélectionner le nombre de fractions désiré pour la distribution du volume contenu dans la seringue (1, 8, 11, 15, 23 ou 48 fractions), la table imprimée permet de connaître facilement la fraction de volume distribué selon la capacité de la seringue
- manipulation facile d'une seule main : une molette permet de remplir la seringue, la distribution se fait simplement en appuyant sur le bouton supérieur à l'aide du pouce pour chaque fraction

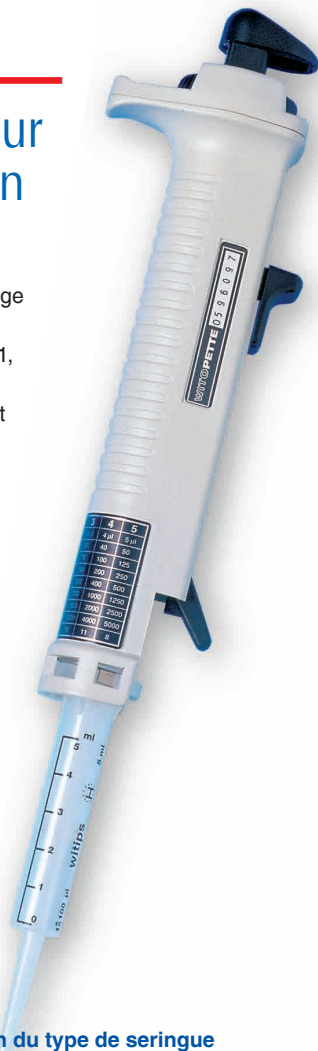

**GW1300** Pipette automatique pour seringue de distribution

tableau des capacités en fonction du type de seringue

position	1	2	3	4	5	
nb de fractions	48	23	15	11	8	
capacité seringue	fractionnement					exactitude
0,05 ml	1 µl	2 µl	3 µl	4 µl	5 µl	± 2,5 %
0,5 ml	10 µl	20 µl	30 µl	40 µl	50 µl	± 0,8 %
1,25 ml	25 µl	50 µl	75 µl	100 µl	125 µl	± 0,8 %
2,5 ml	50 µl	100 µl	150 µl	200 µl	250 µl	± 0,8 %
5,0 ml	100 µl	200 µl	300 µl	400 µl	500 µl	± 0,4 %
12,5 ml	250 µl	500 µl	750 µl	1000 µl	1250 µl	± 0,3 %
25 ml	500 µl	1000 µl	1500 µl	2000 µl	2500 µl	± 0,2 %
50 ml	1000 µl	2000 µl	3000 µl	4000 µl	5000 µl	± 0,2 %



## Seringues universelles pour pipette

capacité	en vrac		stériles, en emballage individuel	
	réf.	Prix HT, les 100	réf.	Prix HT, les 100
0,05 ml	GW1301			
0,5 ml	GW1302		GW1312	
1,25 ml	GW1303		GW1313	
2,5 ml	GW1304		GW1314	
5,0 ml	GW1305		GW1315	
12,5 ml	GW1306		GW1316	
25 ml	GW1307		GW1317	
50 ml	GW1308		GW1318	