

Cartouches fil-trantes à extraction

Fabrication

Les cartouches filtrantes à extraction sont fabriquées en cellulose de coton pure, neutre et sans graisse.

Applications

Pour extracteurs de Soxhlet et autres, pour réception d'un mélange de matières grasses dont une substance doit être séparée par la dissolution la plus complète possible à l'aide d'un solvant ; séparation de particules solides ou liquides de l'air ou de gaz.

Technique opératoire

Pour utiliser les cartouches filtrantes dans des extracteurs, il faut observer quelques règles. L'extrémité inférieure du tube d'aspiration des appareils Soxhlet étant généralement plus élevée que le fond, l'installation de plaques perforées au-dessous de la cartouche sur le fond de la chambre d'extraction assure une vidange totale de la cartouche. Le bord supérieur de la cartouche doit se trouver 3 mm plus bas que le coude supérieur du tube d'aspiration. Une cartouche correctement chargée comporte au fond un tampon d'ouate, au-dessus, le produit soumis à l'extraction et au-dessus comme bouchon un second tampon d'ouate.



référence	dimensions Ø int x h	Prix HT les 25
FL1316	Ø 16 x 100 mm	
FL1319	Ø 19 x 90 mm	
FL1322	Ø 22 x 60 mm	
FL1422	Ø 22 x 80 mm	
FL1325	Ø 25 x 80 mm	
FL1326	Ø 26 x 60 mm	
FL1327	Ø 27 x 80 mm	
FL1328	Ø 28 x 100 mm	
FL1330	Ø 30 x 100 mm	
FL1333	Ø 33 x 80 mm	
FL1433	Ø 33 x 94 mm	
FL1337	Ø 37 x 130 mm	
FL1341	Ø 41 x 125 mm	
FL1441	Ø 41 x 150 mm	
FL1346	Ø 46 x 130 mm	
FL1348	Ø 48 x 145 mm	
FL1358	Ø 58 x 170 mm	sur demande
FL1370	Ø 70 x 240 mm	sur demande

extraction pour analyse :

- de composés organiques de mélanges réactionnels
- de produits alimentaires
- de substances naturelles
- de vernis, de laque et de goudrons
- du soufre des masses gazeuses
- détermination des poussières et des fumées
- etc.

Nacelles de pesée en papier exempt d'azote

pour le dosage
de l'azote et
des matières grasses

- fabriquées en papier parchemin exempt d'azote, 80 g/m²
- **applications** : pesée de substances pâteuses dans l'analyse de produits alimentaires, pesée d'échantillons pour le dosage de l'azote et des graisses, etc.
- dimensions (LxIxh) : 58 x 10 x 10 mm



FL2180 Nacelles de pesée en papier exempt d'azote, les 100

Dispositifs de prélèvements

Préleveurs à aiguille



Préleveur pour substances pâteuses ou molles



Préleveur conique pour pâtes, savons, fromages, etc.



Préleveurs de poudres et granulats



Kits de prélèvement stériles



gamme complète
pages 182 à 191