



Solution prête à l'emploi, à base d'alcool, pour la désinfection des surfaces.

perform® classic alcohol EP

Notre plus

- Fongicide en seulement 2 minutes
- Rapide, efficace et sans résidus
- Prêt à l'emploi
- Sans parfum ni colorant

Domaines d'utilisation

- Salles propres de classe C ou D
- Zones de production non classées en industrie
- Zones de stockage en industrie

Désinfection des surfaces de toute nature, des équipements et du matériel.

Conseils d'utilisation

perform® classic alcohol EP est prêt à l'emploi. Recouvrir intégralement les surfaces, les équipements et le matériel à désinfecter à l'aide d'un tissu approprié et laisser agir.

Quantité maximale d'application : 50 ml/m²

Ne convient pas aux surfaces sensibles à l'alcool, telles que les surfaces en verre acrylique (plexiglass).

Efficacité microbiologique

Efficacité	Solution	Temps d'action
Bactéries <i>EN1276, EN13697</i>	prêtes à l'emploi	1 min
Fongique <i>EN1650, EN13697</i>	prêtes à l'emploi	2 min
Aspergillus niger <i>EN13697</i>	prêtes à l'emploi	2 min
activité virucide limitée	prêtes à l'emploi	30 sec



Données relatives au produit

Enregistrement

Produit biocide déclaré auprès des autorités pour les applications en TP2 et TP4.

Composition

100 g de solution concentrée contiennent: 25 g d'Ethanol (94%), 35 g de Propan-1-ol.

Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	0,890 g/cm ³ / 20 °C
pH	5,5 - 8,5 / 100 % / 20 °C
Point d'éclair	27 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1
Routine FORM	liquide

Remarques particulières

Utiliser les désinfectants avec précaution.

Lire attentivement l'étiquette, la documentation technique ainsi que la fiche de sécurité relative au produit.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
perform classic alcohol EP 1L	10/Carton	113908
perform classic alcohol EP 10L	1/jerrycan	113909

Informations environnementales

schülke est une société engagée dans une gestion durable et responsable de nos ressources naturelles, de notre environnement et de notre santé. Notre système de management environnemental lancé en 1996 conditionne toutes nos activités au quotidien, et nos efforts sont régulièrement récompensés par les instances environnementales allemandes et internationales (EMAS, ECO AUDIT et Responsible Care).

Avis d'expert et information

Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante :

schuelkefrance.info@schuelke.com

Ou auprès de votre contact commercial personnalisé.

Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur notre site internet : www.schuelke.fr



GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. 01-100-10003



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

Schülke France
Schülke France SARL
Route de Varennes
71100 Chalons-sur-Saône
France
Tél +33 3 85 92 30 00
www.schuelke.fr
schuelkefrance.info@schuelke.com

Siège
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com