

Agent nettoyant pour pièces et matériel sensibles

Utilisation en machines à laver automatiques
Laboratoires et industrie

- Inoffensif pour la plupart des matériaux
- Rinçage total
- Très économique à l'usage



Procédés d'utilisation

Applications

Grâce à son pH neutre à faiblement alcalin en solution, le RBS A 265 permet le lavage de tous types de matériel. Dans les laboratoires, il nettoie efficacement la verrerie sensible. Dans l'industrie, le RBS A 265 est utilisé pour le lavage mécanique de pièces en métaux non-ferreux tels que l'aluminium, zinc, étain ... ou leur alliages ayant des propriétés similaires. A la concentration d'utilisation, il est sûr tant pour les objets nettoyés que pour l'utilisateur.

Mode et concentration d'utilisation

Le RBS A 265 est efficace à partir de 0,5 % v/v dans l'eau. Le rinçage doit être effectué à l'eau déminéralisée.

Propriétés physico-chimiques

Liquide jaune non-moussant d'odeur neutre

- pH 100%: 7,8
- pH sol à 0,5% v/v: 8,9
- Densité à 20°C: 1,10

Sécurité et recommandations

Ne pas mélanger à d'autres produits. Veuillez vous référer à la fiche de sécurité avant utilisation ainsi qu'au manuel d'utilisation de la machine. A conserver à température ambiante (5-25°C).

Ingrédients

- Agents solubilisants
- Agents séquestrants

Conditionnement

Flacon de 5 L
Disponible en carton de 4 x 5 L