



RBS B 136

Agent nettoyant et détartrant liquide acide
Laboratoires et industries


Utilisation en autolaveuses

Elimine résidus calcaires et sels minéraux

Restaure la brillance de surface

Egalement utilisable en trempage et pré-trempage

Très économique à l'usage

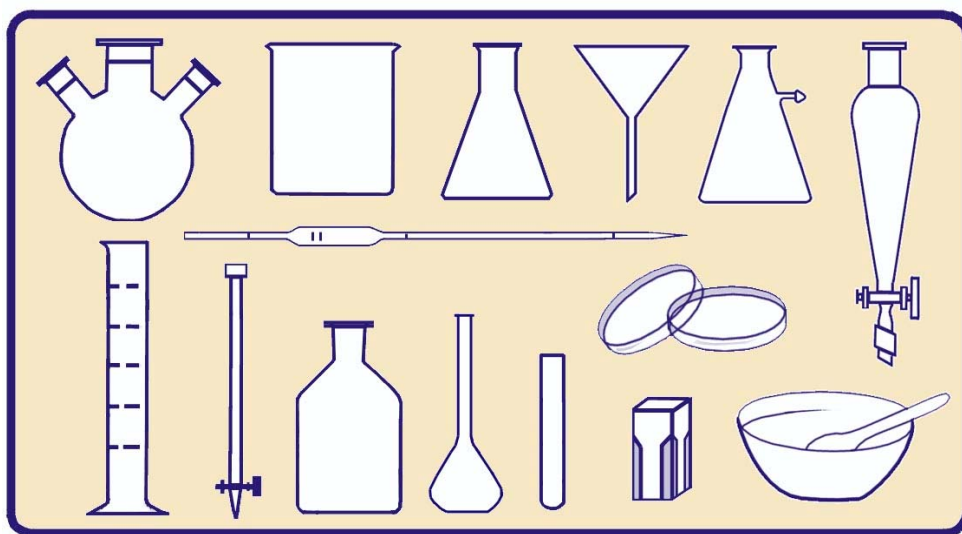

Chemical Products s.a.

rue Bollinckx 271-273, B-1190 BRUXELLES

Tél. + 32 2 332 15 66

Fax. + 32 2 332 08 05

e-mail : rbs@rbs-cp.be

RBS B 136®

1. **Nature chimique des principes actifs du produit :** acides organiques et inorganiques ● solvant polaire ● passivants.
2. **Usage :** nettoyant - détartrant **acide** liquide ● utilisation en **machines automatiques**.
3. **Domaines d'utilisation :** *laboratoires* (analyse, contrôle, recherche,...) ● *collectivités* (douches, sanitaires,...) ● *divers* (ex.lave-bassins).
4. **Concentration d'utilisation du produit :** 0,1 à 0,5% v/v suivant le type de machine et l'état de saleté et d'entartrage.
5. **Données physico-chimiques :** liquide incolore translucide non-moussant d'odeur neutre ● pH pur : $\pm 1,0$ ● pH sol à 0,1% v/v : $\pm 5,9$ ● pH sol à 0,3% v/v : $\pm 3,0$ ● pH sol à 1% v/v : $\pm 2,5$ ● pH sol à 3% v/v : $\pm 2,0$ ● densité à 20°C : $\pm 1,063$
6. **Spécificités :** grâce à son action nettoyante, détartrante et dispersante, le RBS B 136 est parfaitement adapté aux autolaveuses, y compris les lave-bassins, utilisant des produits liquides. Sa composition acide lui permet l'élimination des résidus calcaires et/ou des sels minéraux. Le RBS B 136 restaure la brillance de surface des matériaux tels que le verre, l'inox et le plastique.
7. **Procédés d'utilisation :** le RBS B 136 a été conçu pour le **lavage en autolaveuses**. Il peut également être utilisé pour d'autres applications plus classiques telles que douches, sanitaires,... où sa fonction de détartrant se révèle utile.
8. **Mode d'emploi :** Nettoyage en machine : le RBS B 136 est efficace à partir de 0,1% v/v, selon le type de machine et la programmation choisie. Trempage/pré-trempage : pour ce genre d'application de détartrage, une concentration de 3 à 5% v/v est recommandée. **La procédure d'utilisation du RBS B 136 nécessite toujours un rinçage.**
9. **Recommandations :** ne pas mélanger à d'autres produits ● Veuillez vous référer à la fiche de sécurité ainsi qu'au manuel d'emploi de la machine avant utilisation ● CRAINT LE FROID.
10. **Conditionnement :** cartons de 4 x 5 litres ● Pour d'autres conditionnements, veuillez nous consulter.