




RBS NA 3

Neutralisant acide
Laboratoires

*Utilisation en machines automatiques
Ne contient pas de matières tensioactives ni de
composés du phosphore
Non moussant
Très économique à l'usage
A base d'acide acétique*

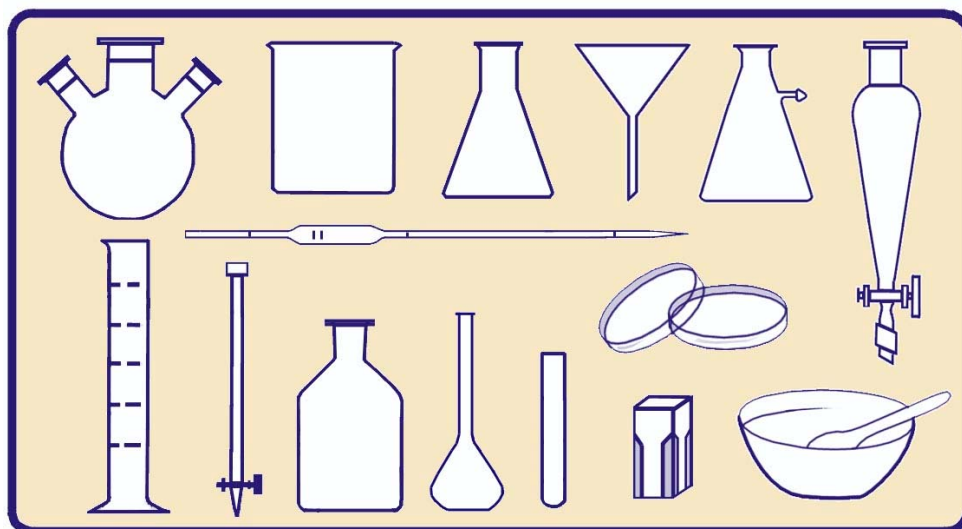

Chemical Products s.a.

rue Bollinckx 271-273, B-1190 BRUXELLES

Tél. + 32 2 332 15 66

Fax. + 32 2 332 08 05

E-mail : rbs@rbs-cp.be

CHEMICAL PRODUCTS s.a. (Belgium) certifié ISO 9001:2000 et représenté en France par la société Traitements Chimiques de Surfaces sarl – e-mail : rbstcs@wanadoo.fr

RBS NA 3®

1. **Nature chimique du principe actif du produit** : acide acétique*
2. **Usages : neutralisant acide** ● utilisation au **prélavage** et pour le **rinçage** en machines à laver automatiques .
3. **Domaine d'utilisation** : *laboratoires* (analyse, contrôle, recherche,...).
4. **Concentration d'utilisation du produit** : 0,1 à 0,5% v/v selon le type de machine et les souillures à éliminer.
5. **Données physico-chimiques** : liquide incolore translucide non-moussant d'odeur piquante (acide) ● pH sol. à 0,1% v/v : $\pm 4,3$ ● pH sol. à 0,5% v/v : $\pm 3,5$ ● densité à 20°C : $\pm 1,043$.
6. **Spécificités** : le RBS NA 3 est **utilisé au premier rinçage, après le lavage alcalin**. Pour ce dernier, il est conseillé d'utiliser les produits RBS B023 et RBS 50 pF (liquide) ou RBS SOLID pF (poudre). Le RBS NA 3 permet la neutralisation et l'élimination des traces résiduelles de carbonates, hydroxydes, ainsi que celles de calcaire tant sur les objets nettoyés que sur les composants internes de la machine à laver. Le RBS NA 3 **peut également être utilisé au cycle de prélavage**, lorsque la verrerie et le matériel à nettoyer sont souillés par des résidus minéraux. Il ne contient **ni matières tensioactives, ni composés du phosphore**, éléments gênants tant pour certains types d'analyses (eaux et phosphates par exemple) que pour l'environnement.
7. **Procédé d'utilisation** : le RBS NA 3 est prévu pour un usage en **machines à laver automatiques**.
8. **Mode d'emploi** : le RBS NA 3 s'utilise à des concentrations variant entre 0,1 et 0,5% v/v (soit 1 à 5 ml/l). Veuillez-vous référer au manuel d'utilisation de la machine pour déterminer les paramètres de rinçage optimaux. *Remarque* : *il est conseillé d'utiliser de l'eau distillée ou désionisée au rinçage final pour conserver les avantages du produit RBS NA 3.*
9. **Recommandations** : Le RBS NA 3 étant acide, il est déconseillé en présence de matériaux sensibles aux acides organiques ● Veuillez vous référer à la fiche de sécurité avant utilisation.
10. **Conditionnement** : cartons de 4 x 5 litres ● Pour d'autres conditionnements, veuillez nous consulter.

* une formulation à base d'acide phosphorique est également disponible, RBS NA 2