

schülke -+



Solution prête à l'emploi à base d'acide peracétique pour la décontamination biologique des surfaces par vaporisation

perform® select soproper

Notre plus

- Sans dépôt, ni résidu toxique
- Prêt à l'emploi
- Efficacité contrôlée selon les normes AFNOR et EN

Domaines d'utilisation

perform® select soproper est un agent de stérilisation pour isolateurs et enceintes confinées.

Mis au point avec des équipementiers spécialisés dans les isolateurs, perform® select soproper est prêt à l'emploi, simple d'utilisation et permet une stérilisation performante, rapide et fiable.

perform® select soproper est un désinfectant à spectre complet, même à température ambiante et il assure l'hygiène parfaite de l'ensemble du matériel stérilisé (enceintes, filtres...).

Conseils d'utilisation

perform® select soproper s'utilise par vaporisation avec un stérilisateur approprié. Son utilisation sera détaillée avec le mode d'emploi du stérilisateur concerné.

Pour peser ou mesurer la quantité de perform® select soproper nécessaire à une stérilisation, utiliser de préférence des récipients ou éprouvettes en polyéthylène, en polypropylène ou en verre rigoureusement propres.

Les indications fournies par le constructeur quant aux paramètres à prendre en compte pour optimiser la stérilisation dans l'isolateur sont en relation avec le profil de concentration de l'acide peracétique en fonction du temps. Chaque cycle de stérilisation est spécifique et fonction de la taille de l'enceinte à stériliser et du stérilisateur utilisé.

En cas de contact avec la peau, rincer à l'eau courante. perform® select soproper peut provoquer un blanchissement momentané de l'épiderme (sans danger) qui disparaît après quelques heures.

En cas de projection dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau courante puis consulter un médecin. Les modalités d'application, notamment le temps de contact, dépendent de la technique de vaporisation utilisée ainsi que des conditions d'ambiance (température, humidité) et du volume à décontaminer.

Efficacité microbiologique

Effacité	Solution	Temps d'action
Bactéries EN1276, EN13697	prêtes à l'emploi 20 °C	30 sec
Fongique EN1650, EN13697	prêtes à l'emploi 20 °C	30 sec
Spores de bactéries EN13704	prêtes à l'emploi 20 °C	30 sec



Données relatives au produit

Composition

100 g de solution concentrée contiennent:
3,5 g d'acide peracétique, peroxyde d'hydrogène, acide acétique.

Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	1,09 g/cm ³ / 20 °C
pH	1 / 100 % / 20 °C
Point d'éclair	> 100 °C
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	1,54 mPa*s / 20 °C

Avis d'expert et information

Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante :

Schuelkefrance.info@schuelke.com

Ou auprès de votre contact commercial personnalisé.

Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur notre site internet : www.schuelke.fr

Le perform[®] select soproper est un biocide TP2 et TP4.
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Remarques particulières

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette, la fiche des données sécurité et les informations concernant le produit.

- perform[®] select soproper a une très bonne compatibilité avec l'ensemble des matériaux des isolateurs (étude de compatibilité avec différents matériaux disponible sur simple demande).
- Le port de gants et de lunettes est recommandé lors de l'utilisation du produit.
- Il est conseillé de stocker le produit dans son emballage d'origine entre 5 et 30°C
- Une méthode de recherche de principe actif est disponible sur simple demande.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
perform select soproper 1 kg	4/Carton	197430
perform select soproper 20 kg KA	1/jerrycan	197433
perform select soproper 5kg	1/jerrycan	197431

Informations environnementales

schülke est une société engagée dans une gestion durable et responsable de nos ressources naturelles, de notre environnement et de notre santé. Notre système de management environnemental lancé en 1996 conditionne toutes nos activités au quotidien, et nos efforts sont régulièrement récompensés par les instances environnementales allemandes et internationales (EMAS, ECO AUDIT et Responsible Care).



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

Schülke France
Schülke France SARL
Route de Varennes
71100 Chalons-sur-Saône
France
Tél +33 3 85 92 30 00
www.schuelke.fr
schuelkefrance.info@schuelke.com

Siège
Bioxal™ SA
Route de Varennes
BP30062
71103 Chalons sur Saône
France