


Nettoyants et désinfectants des surfaces ANIOS®

SURFA'SAFE R PREMIUM

▶ sans CMR, sans alcool

- mousse détergente désinfectante biocide
- nettoyage et désinfection des surfaces, les revêtements de table, d'examen et d'auscultation.
- appliquer la mousse sur la surface ou sur un non-tissé ($\pm 6 \text{ ml/m}^2$ soit environ 10 pulvérisations), respecter le temps de contact selon l'activité antimicrobienne recherchée, laisser sécher
- ne pas rincer (sauf les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses)

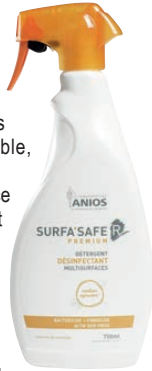

référence

Prix HT

DA1810 Mousse compacte blanche, 750 ml


DA1811 Mousse diffuse rouge, 750 ml

DA1812 Mousse parfumée orange, 750 ml

ANIOS TS INOX PREMIUM

▶ surfaces en acier inox

- produit biocide
- nettoyage et désinfection des surfaces en acier inoxydable
- intérieur et extérieur des étuves, bains-marie, autoclaves, centrifugeuses, réfrigérateurs, cuves à ultrasons, etc.
- convient pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires
- pulvériser uniformément sur la surface à traiter en respectant le temps de contact indiqué, frotter si nécessaire
- rincer à l'eau

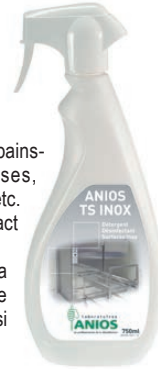

référence

Prix HT

DA1910 Flacon 750 ml Anios TS Inox avec pulvérisateur

ANIOS DTS détachant textile et surfaces non poreuses

- parfum agrumes
- nettoie et détache toute surface lavable non poreuse
- conforme au traitement des surfaces en contact avec les denrées alimentaires
- taches tenaces sur paillasses, bacs à instruments, blouses, manchettes
- élimine taches d'encre, marqueur, crayon, stylo, peinture, rouge à lèvres, caoutchouc, tanin (vin, café, thé)
- appliquer directement sur la surface à traiter, laisser agir, essuyer avec un papier à usage unique ou une microfibre
- rincer si la surface entre en contact avec les denrées alimentaires non emballées, la peau ou les muqueuses



référence

Prix HT

DA2110 Flacon 750 ml Anios DTS avec pulvérisateur

Sprays désinfectants rapides

- produits biocides
- désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés (stéthoscopes, capteurs de pression, testeurs de glycémie ...)

- nettoyer préalablement la pièce à l'aide d'un détergent désinfectant, pulvériser uniformément sur les surfaces, appliquer en quantité suffisante (80 ml/m^2)
- rinçage inutile, sauf si la surface est destinée à entrer en contact avec la peau et les muqueuses

- respecter le temps de contact indiqué pour l'activité anti-microbienne recherchée (laisser porte et fenêtres fermées), s'assurer que les surfaces restent humides pendant toute la durée d'action, aérer si possible avant réutilisation

ANIOSPRAY QUICK prêt à l'emploi

- ▶ sur base éthanol
- ▶ odeur agréable



DM IIa
directive 93/42

référence

Prix HT

DA3300 Flacon 1 litre sans pulvérisateur, l'unité

DA3305 Bidons 5 litres, l'unité

DA3320 Pulvérisateur pour flacon 1 litre, l'unité

ANIOSPRAY SURF 29 faible odeur

- ▶ 29% d'alcool
- ▶ odeur faible
- ▶ compatible avec la plupart des matériaux



DM IIa
directive 93/42 CE

référence

Prix HT

DA2215 Flacon 1 litre sans pulvérisateur, l'unité

DA2218 Bidon de 5 litres, l'unité

DA3320 Pulvérisateur pour flacon 1 litre, l'unité

ANIOSPRAY SURF 41 séchage rapide

- ▶ 41% d'alcool
- ▶ séchage rapide



DM IIa
directive 93/42 CE

référence

Prix HT

DA2315 Flacon 1 litre sans pulvérisateur, l'unité

DA2318 Bidon de 5 litres, l'unité

DA3320 Pulvérisateur pour flacon 1 litre, l'unité