




Micro-préleveurs de poudres

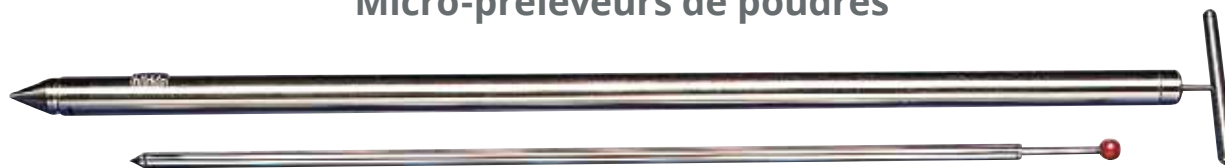

- ▶ stérilisables
- ▶ prélèvement de petites quantités de poudres ou de granulés fins
- ▶ échantillonnage en un point déterminé
- ▶ tête d'échantillonnage démontable, nettoyage facile
- ▶ entièrement en acier inox 316

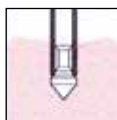

1. l'échantillonneur est plongé dans le produit à prélever en position fermée, la tête est placée au point précis de prélèvement

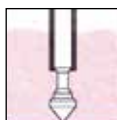

2 et 3. il suffit d'abaisser puis de remonter la tête de prélèvement, à l'aide de la tige interne amovible, afin que la chambre d'échantillonnage se remplisse



4. l'échantillon est recueilli simplement en renouvelant cette manipulation au-dessus d'un récipient de collecte

- composés d'une tige et d'une tête de même diamètre, les éléments de même diamètre sont interchangeables
- spécialement conçus pour des petits échantillons de poudres ou de granulés fins de 0,2 à 10 ml et jusqu'à 1,2 mètre de profondeur
- fonctionnement : une tige creuse contient une tige amovible sur laquelle est fixée à l'extrémité une tête de prélèvement ; lorsque la tête est à l'intérieur du préleveur, elle forme une chambre, dans laquelle la poudre ou les granulés seront collectés



Pour le prélèvement de micro-échantillons de poudres de 0,2 à 10 ml à une profondeur de 0 à 120 cm

longueur / capacité	référence	Prix HT
modèles Ø 12,5 mm - capacité 0,2 à 1,0 ml		
tiges Ø 12,5 mm, sans tête		
long. 550 mm	UB1401	
long. 850 mm	UB1402	
long. 1200 mm	UB1403	
têtes pour tiges Ø 12,5 mm		
capacité 0,2 ml	UB1411	
capacité 0,5 ml	UB1412	
capacité 1,0 ml	UB1413	
modèles Ø 25 mm - capacité 2 à 10 ml		
tiges Ø 25 mm, sans tête		
long. 550 mm	UB1406	
long. 850 mm	UB1407	
long. 1200 mm	UB1408	
têtes pour tiges Ø 25 mm		
capacité 2 ml	UB1416	
capacité 5 ml	UB1417	
capacité 10 ml	UB1418	

Préleveurs rapides à aiguille



Percer le sac, insérer le préleveur jusqu'à la profondeur désirée, ressortir le préleveur contenant le prélèvement, l'incliner pour introduire l'échantillon dans le flacon.

Dévisser le flacon du préleveur, le fermer et l'étiqueter

- préleveurs spécialement conçus pour le **prélèvement simple et rapide de granulés** directement à travers les sacs en polypropylène, en papier, etc.
- un flacon échantillon fixé à l'extrémité de l'appareil permet de recueillir directement l'échantillon, ce qui évite le fastidieux transfert du préleveur à aiguille standard vers un flacon échantillon
- aiguille amovible dim. Ø25 x 300 mm
- nettoyage facile
- flacons échantillons 250 ml en LDPE ou PP

désignation	référence	Prix HT
préleveur à aiguille complet		
Préleveur à aiguille en PP 1	UB1440	
Préleveur à aiguille en inox 2	UB1450	
flacons de prélèvement		
Flacon LDPE 250 ml	B31813	
Flacon PP 250 ml	B5612250	
autre accessoire		
Étui de transport	UB1441	