

# Lingettes pour surfaces et instruments

## Lingettes désinfectantes PERFORM® sterile IPA

### Performances :

- virucide
- bactéricide
- levuricide

- ▶ solution stérile prête à l'emploi à base d'alcool pour la désinfection des surfaces en salles propres
- ▶ adaptées aux salles blanches de classe A/B, ISO classe 5/6
- ▶ sans parfum ni colorant

- séchage rapide, sans essuyage, sans laisser de trace
- stérile, double emballage
- composition : propan-2-ol

### Propriété microbiologiques :

- **bactéricide** : EN 1276, EN 13697
- **levuricide** : EN 1650, EN 13697
- **activité virucide limitée**

en sachet distributeur



référence

Prix HT

MS2012 Lingettes stériles, les 20

## Les performances des désinfectants et antiseptiques

### Normes de base

Pour mesurer l'efficacité des désinfectants, des normes de base définissent :

- l'action du désinfectant sur des micro-organismes déterminés, ce qui permet de spécifier le **spectre d'activité** : bactéricide, mycobactéricide, fongicide, virucide, levuricide ou sporicide
- le **temps de contact** nécessaire
- la **température** d'utilisation
- les **conditions d'utilisation** : "en condition de propreté", "en condition de saleté", "en présence d'eau dure", etc.
- la **concentration** du produit

### Normes d'application

En plus de ces bases, des normes d'application, différentes selon le domaine d'activité, précisent les conditions d'application du désinfectant pour un usage donné

| Spectre   | Phase 1 : normes de base | Phase 2 : normes d'application |                                       |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|   |                          | essais en suspension           | essais sur des surfaces               |
| agroalimentaire, industrie, usage domestique, collectivités |                          |                                |                                       |
| Bactéricide   | NF EN 1040               | NF EN 1276                     | NF EN 13697                           |
| Levuricide / Fongicide*                                     | NF EN 1275               | NF EN 1650                     | NF EN 13697                           |
| Sporicide   | NF EN 14347              | NF EN 13704                    | -                                     |
| vétérinaire   |                          |                                |                                       |
| Bactéricide   | NF EN 1040               | NF EN 1656                     | NF EN14349 / NF EN16437               |
| Levuricide / Fongicide*                                     | NF EN 1275               | NF EN 1657                     | NF EN16438                            |
| Mycobactéricide   | -                        | NF EN 14204                    | -                                     |
| Virucide  | -                        | NF EN 14675                    | -                                     |
| médecine humaine  |                          |                                |                                       |
| Bactéricide   | NF EN 1040               | NF EN 13727                    | NF EN 14561 / NF EN 16615             |
| Levuricide / Fongicide*                                     | NF EN 1275               | NF EN 13624                    | NF EN 14562 / NF EN 16615             |
| Mycobactéricide   | -                        | NF EN 14348                    | NF EN 14563                           |
| Virucide  | -                        | NF EN 14476                    | -                                     |
| autres domaines   |                          |                                |                                       |
| Bactéricide   | NF EN 1040               | -                              | NF EN 1499 / NF EN 1500 / NF EN 12791 |

\* fongicide = action contre les levures ET les moisissures

schülke -†



Lingettes stériles et prêtes à l'emploi, pré-imprégnées d'une solution désinfectante IPA à 70 % (v/v) pour la désinfection des surfaces en salles blanches.

## perform® sterile wipex IPA

### Notre plus

- Stérile (irradié aux rayons X) et doublement emballé
- Garantit l'efficacité de la désinfection par le couple matériau/solution désinfectante
- Participe à l'harmonisation des procédures internes et à la maîtrise de la consommation des solutions désinfectantes
- Sachet de 20 lingettes stériles prêtes à l'emploi, livrées en double emballage
- Spécialement adaptées pour les salles blanches de classe A/B, ISO classe 5/6
- Sans colorant ni parfum

### Domaines d'utilisation

- Salles propres de classe A ou B
- Travail sous isolateur

Désinfection des surfaces de toute nature, des équipements et du matériel, conformément aux recommandations suivantes :

- Guide des Bonnes Pratiques de Fabrication des médicaments ; Annexe LD.1 : Fabrication des médicaments stériles ; ANSM - Décembre 2016
- Guidance for Industry . Sterile Drug Products produced by Aseptic Processing . Current good manufacturing practice; Food and Drug Administration - Septembre 2004

### Conseils d'utilisation

Appliquer les lingettes stériles perform® IPA sur les objets et surfaces et laisser agir ; s'assurer du mouillage complet des surfaces à traiter.

Le produit sèche rapidement. Ne pas utiliser pour traiter des surfaces qui sont particulièrement sensibles à l'alcool, tels que le verre acrylique (Plexiglas). L'efficacité de l'essuyage dépend des propriétés de la surface à désinfecter et des conditions ambiantes.

### Efficacité microbiologique

| Efficacité                          | Solution          | Temps d'action |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>Bactéries</b><br>EN1276, EN13697 | prêtes à l'emploi | 1 min          |
| <b>Levure</b><br>EN1650, EN13697    | prêtes à l'emploi | 1 min          |
| <b>activité virucide limitée</b>    | prêtes à l'emploi | 30 sec         |

# perform<sup>®</sup> sterile wipes IPA

## Données relatives au produit

### Enregistrement

Produit biocide enregistré auprès des autorités pour les applications TP2 et TP4.

### Composition de la solution désinfectante:

Pour 100 g : 63,1 g de propan-2-ol (équivalent à 70 % (v/v))

### Composition des lingettes :

55% cellulose / 45% polyester.

### Données physico-chimiques

|                     |   |
|---------------------|---|
| Couleur             | incolore  |
| Densité             | env. 0,88 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C / de la solution active |
| pH                  | Non applicable  |
| Point d'éclair      | 22 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1 / de la solution active  |
| Routine FORM        | Solution hydroalcoolique sur textile non-tissé              |
| Viscosité dynamique | > 2,5 mPa*s / 20 °C / Matière première                      |

## Remarques particulières

**Utiliser les désinfectants avec précaution.**

**Lire attentivement l'étiquette, la documentation technique ainsi que la fiche de sécurité relative au produit.**

L'alcool utilisé dans les lingettes stériles perform<sup>®</sup> IPA est de l'alcool de qualité pharmaceutique conforme à la Pharmacopée Européenne.

## Comment commander

| Article                   | Bon de livraison | N° art. |
|---------------------------|------------------|---------|
| perform sterile wipes IPA | 20/Carton        | 121103  |

## Informations environnementales

schülke est une société engagée dans une gestion durable et responsable de nos ressources naturelles, de notre environnement et de notre santé. Notre système de management environnemental lancé en 1996 conditionne toutes nos activités au quotidien, et nos efforts sont régulièrement récompensés par les instances environnementales allemandes et internationales (EMAS, ECO AUDIT et Responsible Care).

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**schülke** +**perform® sterile wipes IPA***No Change Service!*Version  
03.01Date de révision:  
23.09.2022

Date de dernière parution: 13.04.2022

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****1.1 Identificateur de produit**

Nom commercial : perform® sterile wipes IPA  
Identifiant Unique De Formulation (UFI) : CAH0-A0Y0-W00V-HEJC

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Utilisation de la substance/du mélange : Désinfectants et produits biocides généraux

Restrictions d'emploi recommandées : Réservé aux utilisateurs professionnels.

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Fabricant : Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
  
22851 Norderstedt  
Allemagne  
Téléphone: +49 (0)40/ 52100-0  
Téléfax: +49 (0)40/ 52100318  
mail@schuelke.com  
www.schuelke.com

Fournisseur : Schülke France SARL  
ZI Sud secteur A  
Route des Varennes  
  
71100 Chalon sur Saône  
France  
Téléphone: + 33 (0) 3 85 92 30 00  
schuelkefrance.info@schuelke.com

Adresse e-mail de la personne responsable de FDS/Personne de contact : Application Specialists  
+49 (0)40/ 521 00 666  
AD@schuelke.com  
(schülke France SARL: +33-(0)-142914242)  
(schülke & Mayr AG: +41-444665544)

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

Numéro d'appel d'urgence : Carechem 24 International: +33 1 72 11 00 03

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1 Classification de la substance ou du mélange****Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)**

Liquides inflammables, Catégorie 2

H225: Liquide et vapeurs très inflammables.

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

schülke +

**perform® sterile wipes IPA****No Change Service!**Version  
03.01Date de révision:  
23.09.2022

Date de dernière parution: 13.04.2022

Irritation oculaire, Catégorie 2

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

Toxicité spécifique pour certains organes  
cibles - exposition unique, Catégorie 3,  
Système nerveux central

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

## 2.2 Éléments d'étiquetage

## Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger : H225 Liquide et vapeurs très inflammables.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Informations Additionnelles sur les Dangers : EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence : **Prévention:**  
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
P261 Éviter de respirer les vapeurs.  
P280 Porter un équipement de protection des yeux/ du visage.

**Stockage:**

P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

**Élimination:**

P501 Éliminer le contenu/ récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

**Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:**

propan-2-ol

## 2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

schülke +

**perform® sterile wipes IPA** *No Change Service!*Version  
03.01Date de révision:  
23.09.2022

Date de dernière parution: 13.04.2022

REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.2 Mélanges**

Nature chimique : Solution hydroalcoolique sur textile non-tissé

**Composants**

| Nom Chimique | No.-CAS<br>No.-CE<br>No.-Index<br>Numéro d'enregistrement     | Classification   | Concentration<br>(% w/w) |
|--------------|---|--|--------------------------|
| propan-2-ol  | 67-63-0<br>200-661-7<br>603-117-00-0<br>01-2119457558-25-XXXX | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>(Système nerveux central) | >= 50 - < 70             |

Pour l'explication des abréviations voir rubrique 16.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1 Description des premiers secours**

- Conseils généraux : Enlever immédiatement tout vêtement souillé.  
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
- En cas d'inhalation : EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.  
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau.  
En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- En cas de contact avec les yeux : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- En cas d'ingestion : EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Symptômes : Traiter de façon symptomatique.

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

schülke **perform® sterile wipes IPA****No Change Service!**Version  
03.01Date de révision:  
23.09.2022

Date de dernière parution: 13.04.2022

- Risques :
- Provoque une sévère irritation des yeux.  
Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
  - Provoque une sévère irritation des yeux.  
Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

- Traitement :
- Pour le conseil d'un spécialiste, les médecins doivent contacter le centre anti-poison.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1 Moyens d'extinction**

- Moyens d'extinction appropriés :
- Pulvérisateur d'eau
  - Mousse résistant à l'alcool
  - Poudre sèche
  - Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)
- Moyens d'extinction inappropriés :
- Ne PAS utiliser un jet d'eau.

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

- Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie :
- Refroidir par pulvérisation d'eau les récipients fermés se trouvant à proximité de la source d'incendie.
- Produits de combustion dangereux :
- On ne connaît aucun produit de combustion dangereux

**5.3 Conseils aux pompiers**

- Équipements de protection particuliers des pompiers :
- Utiliser un équipement de protection individuelle. En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

- Précautions individuelles :
- Assurer une ventilation adéquate.  
Enlever toute source d'ignition.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

- Précautions pour la protection de l'environnement :
- Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises.

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006



**perform® sterile wipes IPA**

*No Change Service!*

Version  
03.01

Date de révision:  
23.09.2022

Date de dernière parution: 13.04.2022

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Méthodes de nettoyage : Utiliser un équipement de manutention mécanique.

**6.4 Référence à d'autres rubriques**

voir section 8 + 13

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Conseils pour une manipulation sans danger : Assurer une ventilation adéquate.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

Mesures d'hygiène : Éviter le contact avec la nourriture et la boisson.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Tenir les récipients bien fermés dans un endroit frais et bien aéré.

Information supplémentaire sur les conditions de stockage : Éviter une exposition directe au soleil. Ne pas entreposer à température supérieure à 25 °C.

Précautions pour le stockage en commun : Ne pas stocker avec des agents oxydants. Ne pas entreposer près des acides.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Utilisation(s) particulière(s) : aucun

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

**8.1 Paramètres de contrôle**

**Limites d'exposition professionnelle**

| Composants  | No.-CAS | Type de valeur (Type d'exposition) | Paramètres de contrôle | Base   |
|---|---------|------------------------------------|------------------------|--------|
| propan-2-ol   | 67-63-0 | VLCT (VLE)                         | 400 ppm<br>980 mg/m3   | FR VLE |
| Information supplémentaire: Valeurs limites indicatives |         |                                    |                        |        |

**Dose dérivée sans effet (DNEL) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:**

| Nom de la substance | Utilisation finale | Voies d'exposition   | Effets potentiels sur la santé  | Valeur    |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| propan-2-ol         | Travailleurs       | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques | 888 mg/kg |
|                     | Travailleurs       | Inhalation           | Long terme - effets             | 500 mg/m3 |



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

schülke **perform® sterile wipes IPA****No Change Service!**Version  
03.01Date de révision:  
23.09.2022

Date de dernière parution: 13.04.2022

|             |              |                      |                                 |           |
|-------------|--------------|----------------------|---------------------------------|-----------|
|             |              |                      | systemiques                     |           |
| propan-2-ol | Travailleurs | Contact avec la peau | Long terme - effets systemiques | 888 mg/kg |
|             | Travailleurs | Inhalation           | Long terme - effets systemiques | 500 mg/m3 |

**Concentration prédite sans effet (PNEC) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:**

| Nom de la substance | Compartiment de l'Environnement                           | Valeur               |
|---------------------|---|----------------------|
| propan-2-ol         | Eau douce   | 140,9 mg/l           |
|                     | Eau de mer  | 140,9 mg/l           |
|                     | Sédiment d'eau douce                                      | 552 mg/kg            |
|                     | Sédiment marin  | 552 mg/kg            |
|                     | Sol   | 28 mg/kg             |
|                     | Utilisation/rejet intermittent(e)                         | 140,9 mg/l           |
|                     | Effets sur les installations de traitement des eaux usées | 2251 mg/l            |
|                     | Oral(e)   | 160 Aliments mg / kg |
| propan-2-ol         | Eau douce   | 140,9 mg/l           |
|                     | Eau de mer  | 140,9 mg/l           |
|                     | Sédiment d'eau douce                                      | 552 mg/kg            |
|                     | Sédiment marin  | 552 mg/kg            |
|                     | Sol   | 28 mg/kg             |
|                     | Utilisation/rejet intermittent(e)                         | 140,9 mg/l           |
|                     | Effets sur les installations de traitement des eaux usées | 2251 mg/l            |
|                     | Oral(e)   | 160 Aliments mg / kg |

**8.2 Contrôles de l'exposition****Équipement de protection individuelle**

Protection des yeux/du visage : Lunettes de sécurité avec protections latérales conforme à l'EN166

Protection des mains

Remarques : Contact prolongé: Gants en caoutchouc nitrile p.e. Camatril (&gt;120 min., Épaisseur de la couche: 0,40 mm) ou gants en caoutchouc butyle p.e. Butoject (&gt;480 min., Épaisseur de la couche: 0,70 mm) fabriqués par KCL ou d'autres gants qui garantissent la même protection..

Protection de la peau et du corps : Uniforme de travail ou veste de laboratoire.

Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

Mesures de protection : Éviter le contact avec la peau et les yeux.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

Etat physique : Solution hydroalcoolique sur textile non-tissé

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

schülke +

**perform® sterile wipes IPA****No Change Service!**Version  
03.01Date de révision:  
23.09.2022

Date de dernière parution: 13.04.2022

|   |   |   |
|---|---|---|
| Couleur   | : | incolore  |
| Odeur   | : | d'alcool  |
| Seuil olfactif  | : | non déterminé   |
| Point de fusion/point de congélation                                  | : | < -80 °C<br>de la solution active                             |
| Température de décomposition  | : | Non applicable  |
| Point/intervalle d'ébullition   | : | > 90 °C<br>de la solution active<br>Valeur de littérature     |
| Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure | : | 12 % (v)<br>Matière première<br>Valeur de littérature         |
| Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure | : | 2 % (v)<br>Matière première<br>Valeur de littérature          |
| Point d'éclair  | : | 22 °C<br>Méthode: DIN 51755 Part 1<br>de la solution active   |
| pH  | : | Non applicable  |
| Viscosité<br>Viscosité, dynamique                                     | : | > 2,5 mPa*s (20 °C)<br>Matière première                       |
| Solubilité(s)<br>Hydrosolubilité                                      | : | (20 °C)<br>dans toutes les proportions                        |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau                                 | : | Non applicable  |
| Pression de vapeur  | : | > 42 hPa (20 °C)<br>Matière première<br>Valeur de littérature |
| Densité   | : | env. 0,88 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)<br>de la solution active  |
| Densité de vapeur relative  | : | Donnée non disponible   |

**9.2 Autres informations**

Explosifs : Donnée non disponible

|| Propriétés comburantes : La substance ou le mélange n'est pas classé comme combu-

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

schülke **perform® sterile wipes IPA** *No Change Service!*Version  
03.01Date de révision:  
23.09.2022

Date de dernière parution: 13.04.2022

|  |                            |                                      |
|--|----------------------------|--------------------------------------|
|  |                            | rant.                                |
|  | Inflammabilité (liquides)  | : Entretien la combustion            |
|  | Taux de corrosion du métal | : Aucune raisonnablement prévisible. |
|  | Taux d'évaporation         | : Donnée non disponible              |

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité****10.1 Réactivité**

Stable dans les conditions recommandées de stockage.

**10.2 Stabilité chimique**

Ce produit est chimiquement stable.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Réactions dangereuses : Aucune raisonnablement prévisible.

**10.4 Conditions à éviter**Conditions à éviter : Chaleur, flammes et étincelles.  
Exposition au soleil.**10.5 Matières incompatibles**

Matières à éviter : Acides forts et oxydants forts

**10.6 Produits de décomposition dangereux**

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008****Toxicité aiguë**

Non classé sur la base des informations disponibles.

Non classé sur la base des informations disponibles.

**Composants:****propan-2-ol:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): 5.840 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): 39 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère de test: vapeurToxicité aiguë par voie cutanée : DL50 (Lapin): 13.900 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 402

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

schülke **perform® sterile wipes IPA** *No Change Service!*Version  
03.01Date de révision:  
23.09.2022

Date de dernière parution: 13.04.2022

**Corrosion cutanée/irritation cutanée**

Non classé sur la base des informations disponibles.  
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

**Composants:****propan-2-ol:**

|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
| Résultat | : | Pas d'irritation de la peau |
|----------|---|-----------------------------|

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Provoque une sévère irritation des yeux.  
Provoque une sévère irritation des yeux.

**Composants:****propan-2-ol:**

|          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| Résultat | : | Irritation des yeux |
|----------|---|---------------------|

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée****Sensibilisation cutanée**

Non classé sur la base des informations disponibles.

**Sensibilisation cutanée**

Non classé sur la base des informations disponibles.

**Sensibilisation respiratoire**

Non classé sur la base des informations disponibles.

**Sensibilisation respiratoire**

Non classé sur la base des informations disponibles.

**Composants:****propan-2-ol:**

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| Type de Test | : | Test de Buehler   |
| Espèce       | : | Cochon d'Inde   |
| Résultat     | : | N'a pas d'effet sensibilisant sur les animaux de laboratoire. |

**Mutagenicité sur les cellules germinales**

Non classé sur la base des informations disponibles.  
Non classé sur la base des informations disponibles.

**Composants:****propan-2-ol:**

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| Génotoxicité in vitro         | : | Type de Test: Test de Ames<br>Méthode: Mutagenicité: Essai de mutation réverse sur Escherichia Coli<br>Résultat: N'est pas mutagène |
| Génotoxicité in vivo          | : | Espèce: Souris<br>Méthode: Mutagenicité: Essai du micronoyau<br>Résultat: N'est pas mutagène  |
| Mutagenicité sur les cellules | : | Non mutagène dans le test d'Ames.   |

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

schülke **perform® sterile wipes IPA** *No Change Service!*Version  
03.01Date de révision:  
23.09.2022

Date de dernière parution: 13.04.2022

|| germinales- Evaluation

**Cancérogénicité**

Non classé sur la base des informations disponibles.

Non classé sur la base des informations disponibles.

**Composants:****propan-2-ol:**

|| Remarques : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité pour la reproduction**

Non classé sur la base des informations disponibles.

Non classé sur la base des informations disponibles.

**Composants:****propan-2-ol:**|| Incidences sur le développement du fœtus : Espèce: Rat  
Voie d'application: Oral(e)  
Toxicité maternelle générale: NOAEL: 400 Poids corporel mg / kg

|| Toxicité pour la reproduction - Evaluation : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**Composants:****propan-2-ol:**

|| Evaluation : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Non classé sur la base des informations disponibles.

Non classé sur la base des informations disponibles.

**Composants:****propan-2-ol:**

|| Remarques : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité à dose répétée****Composants:****propan-2-ol:**

|| Remarques : Donnée non disponible

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

schülke **perform® sterile wipes IPA** *No Change Service!*Version  
03.01Date de révision:  
23.09.2022

Date de dernière parution: 13.04.2022

**Toxicité par aspiration**Non classé sur la base des informations disponibles.  
Non classé sur la base des informations disponibles.**11.2 Informations sur les autres dangers****Propriétés perturbant le système endocrinien****Produit:**

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

**Information supplémentaire****Produit:**

Remarques : Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui-même.  
L'inhalation des vapeurs à des concentrations élevées peut provoquer des symptômes tels que maux de tête, vertiges, fatigue, nausées et vomissements.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1 Toxicité****Composants:****propan-2-ol:**

|   |   |   |
|---|---|---|
| Toxicité pour les poissons                                    | : | CL50 (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): 9.640 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h                                 |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques | : | CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie)): 10.000 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h  |
| Toxicité pour les algues/plantes aquatiques                   | : | CE50 (Desmodesmus subspicatus (algues vertes)): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br>Type de Test: Essai en statique |
|   |   | CE50 (Algues vertes): 1.800 mg/l<br>Durée d'exposition: 7 d   |

**12.2 Persistance et dégradabilité****Produit:**

Biodégradabilité : Résultat: Facilement biodégradable.  
Remarques: de la solution active

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**perform® sterile wipes IPA** *No Change Service!*Version  
03.01Date de révision:  
23.09.2022

Date de dernière parution: 13.04.2022

**Composants:****propan-2-ol:**

|                  |   |                                     |
|------------------|---|-------------------------------------|
| Biodégradabilité | : | Résultat: Facilement biodégradable. |
|------------------|---|-------------------------------------|

**12.3 Potentiel de bioaccumulation****Composants:****propan-2-ol:**

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Bioaccumulation                       | : | Remarques: On ne doit pas s'attendre à une bioaccumulation (log Pow <= 4). |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : | log Pow: 0,05 (20 °C)<br>Méthode: OCDE ligne directrice 107                |

**12.4 Mobilité dans le sol****Composants:****propan-2-ol:**

|          |   |                                 |
|----------|---|---------------------------------|
| Mobilité | : | Remarques: Mobile dans les sols |
|----------|---|---------------------------------|

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB****Produit:**

|            |   |  |
|------------|---|--|
| Evaluation | : | Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus. |
|            | : | Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus. |

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien****Produit:**

|            |   |   |
|------------|---|---|
| Evaluation | : | La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus. |
|------------|---|---|

**12.7 Autres effets néfastes****Produit:**

|                                       |   |                                |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| Information écologique supplémentaire | : | Aucun(e) à notre connaissance. |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**schülke** **perform® sterile wipes IPA***No Change Service!*

Version

Date de révision:

Date de dernière parution: 13.04.2022

03.01

23.09.2022

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1 Méthodes de traitement des déchets**

- Produit : Peut-être éliminé avec les ordures ménagères sous réserve que les réglementations soient observées et accord avec l'exploitant de la décharge et les autorités compétentes.
- Emballages contaminés : Donner les emballages vides à une entreprise de recyclage.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**

- ADR** : UN 3175
- IMDG** : UN 3175
- IATA** : UN 3175

**14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**

- ADR** : SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (propan-2-ol)
- IMDG** : SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (propan-2-ol)
- IATA** : Solids containing flammable liquid, n.o.s. (propan-2-ol)

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

- |             | Classe | Risques subsidiaires |
|-------------|--------|----------------------|
| <b>ADR</b>  | : 4.1  |                      |
| <b>IMDG</b> | : 4.1  |                      |
| <b>IATA</b> | : 4.1  |                      |

**14.4 Groupe d'emballage**

- ADR**
- Groupe d'emballage : II
- Code de classification : F1
- Numéro d'identification du danger : 40
- Étiquettes : 4.1
- Code de restriction en tunnels : (E)
- IMDG**
- Groupe d'emballage : II
- Étiquettes : 4.1
- EmS Code : F-A, S-I
- IATA (Cargo)**
- Instructions de conditionnement (avion cargo) : 448
- Instruction d'emballage (LQ) : Y441



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

schülke **perform® sterile wipes IPA** *No Change Service!*Version  
03.01Date de révision:  
23.09.2022

Date de dernière parution: 13.04.2022

Groupe d'emballage : II  
Étiquettes : Flammable solid

**IATA (Passager)**

Instructions de conditionnement (avion de ligne) : 445  
Instruction d' emballage (LQ) : Y441  
Groupe d'emballage : II  
Étiquettes : Flammable solid

**14.5 Dangers pour l'environnement****ADR**

Dangereux pour l'environnement : non

**IMDG**

Polluant marin : non

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

La(les) classification(s) de transport fournie(s) ici servent uniquement à des fins d'information et est(sont) basé(e)s sur les propriétés des matières non emballées, tel que décrit dans la fiche des caractéristiques de sécurité. Les classifications de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles des emballages et les variations dans les réglementations régionales ou nationales.

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

**14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Remarques : Transport conformément à la disposition spéciale 216

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

REACH - Restrictions applicables à la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux (Annexe XVII) : Les conditions de limitation pour les entrées suivantes doivent être prises en compte:  
Numéro sur la liste 3

REACH - Listes des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (Article 59). : Non applicable

Règlement (CE) N° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone : Non applicable

Règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (refonte) : Non applicable

Règlement (CE) N° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux : Non applicable

REACH - Liste des substances soumises à autorisation (Annexe XIV) : Non applicable

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement P5c LIQUIDES INFLAMMABLES

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

schülke **perform® sterile wipes IPA****No Change Service!**Version  
03.01Date de révision:  
23.09.2022

Date de dernière parution: 13.04.2022

européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Maladies Professionnelles : 84  
(R-461-3, France)

Surveillance médicale renforcée (R4624-18) : Le produit n'a pas de propriétés CMR

Installations classées pour la protection de l'environnement (Code de l'environnement R511-9) : 4331

Numéro d'enregistrement : EU-0023656-0000

Composés organiques volatils : Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)  
Contenu en composés organiques volatils (COV): 46 %

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)  
Contenu en composés organiques volatils (COV): 63,1 %

**Autres réglementations:**

Prenez note de la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail ou de réglementations nationales plus strictes, le cas échéant.

Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides

Prenez note de la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail ou de réglementations nationales plus strictes, le cas échéant.

**Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:**

TCSI : Listé ou en conformité avec l'inventaire

TSCA : Toutes les substances sont notifiées actives sur l'inventaire de la loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA)

AIRC : Listé ou en conformité avec l'inventaire

DSL : Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS

ENCS : Listé ou en conformité avec l'inventaire

ISHL : Listé ou en conformité avec l'inventaire

KECI : Listé ou en conformité avec l'inventaire

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

schülke **perform® sterile wipes IPA No Change Service!**Version  
03.01Date de révision:  
23.09.2022

Date de dernière parution: 13.04.2022

|       |   |   |
|-------|---|---|
| PICCS | : | Listé ou en conformité avec l'inventaire  |
| IECSC | : | Listé ou en conformité avec l'inventaire  |
| NZIoC | : | N'est pas en conformité avec l'inventaire |
| TECI  | : | Listé ou en conformité avec l'inventaire  |

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

Exempt

**RUBRIQUE 16: Autres informations****Texte complet pour phrase H**

|      |   |  |
|------|---|--|
| H225 | : | Liquide et vapeurs très inflammables.    |
| H319 | : | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H336 | : | Peut provoquer somnolence ou vertiges.   |

**Texte complet pour autres abréviations**

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Eye Irrit.          | : | Irritation oculaire   |
| Flam. Liq.          | : | Liquides inflammables   |
| STOT SE             | : | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique        |
| FR VLE              | : | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France |
| FR VLE / VLCT (VLE) | : | Valeurs limites d'exposition à court terme                                  |

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AICC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des pro-

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

schülke -†

**perform® sterile wipes IPA****No Change Service!**Version  
03.01Date de révision:  
23.09.2022

Date de dernière parution: 13.04.2022

duits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accelérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECl - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

**Information supplémentaire****Classification du mélange:**

|              |      |
|--------------|------|
| Flam. Liq. 2 | H225 |
| Eye Irrit. 2 | H319 |
| STOT SE 3    | H336 |

**Procédure de classification:**

|  |
|--|
| Sur la base de données ou de l'évaluation des produits |
| Méthode de calcul                                      |
| Méthode de calcul                                      |

Les modifications par rapport à la dernière version sont mises en évidence en marge. Cette version remplace toutes les éditions précédentes.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommé désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.