

Spray Détergent alcalin PERFORM® STERILE MUCASOL

- ▶ prêt à l'emploi
- ▶ sans parfum, sans colorant



- détergent alcalin pour un usage en salle propre
- stérile, même après ouverture
- pH 11,6
- spray 500 ml
- adapté pour le nettoyage des cytotostatiques et des anticorps monoclonaux
- composition : 100 g de solution contient les ingrédients actifs suivants : < 5% phosphates (orthophosphate de tripotassium)

référence

MS2725 Spray PERFORM® STERILE MUCASOL, les 500 ml

Prix HT



Détergent alcalin stérile pour un usage en salle propre

perform[®] sterile mucasol

Notre plus

- Détergent alcalin prêt-à-l'emploi pour un nettoyage robuste
- Rapide, efficace, alcalin (pH 11.6)
- Stérile (irradié au rayons X)
- Sprays maniables stériles et prêts-à-l'emploi de 500ml et d'1L
- Sans colorant et sans parfum
- Adapté pour le nettoyage des cytostatiques et des anticorps monoclonaux

Domaines d'utilisation

Pour le nettoyage des surfaces et de l'extérieur des équipements dans les salles propres telles que le verre, la porcelaine, le plastique, le caoutchouc, l'acier inoxydable, le laiton, le cuivre.

Pour les zones de classe de propreté A et B, conformément à l'Annex 1- EU Guide to Good Manufacturing Practice: Manufacture of Sterile Medicinal Products, March 2009.
FDA Guidance for Industry: Sterile drug products produced by aseptic processing - current Good Manufacturing practice; U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, September 2004.

Conseils d'utilisation

Appliquer pur, non dilué, sur un tissu d'essuyage ou sur les surfaces et essuyer.

Après le nettoyage, rincer les surfaces soigneusement avec une qualité d'eau stérile ou au moins potable pour éliminer les résidus issus du nettoyage. Éviter tout contact avec l'aluminium. Après le nettoyage, il est recommandé de procéder à une désinfection avec, par exemple, l'alcool stérile perform[®] IPA*.

Remarques particulières :

Le système de pulvérisation stérile offre les avantages suivants :

- particulièrement maniable et peu encombrant

- spray de forme ergonomique, ne glisse pas de la main gantée

- stérile même après ouverture

Les conditionnements sont stériles (avec un indicateur d'irradiation) et emballés individuellement dans un double emballage.

* Utilisez les désinfectants en toute sécurité. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.

perform[®] sterile mucasol

Données relatives au produit

Composition:

100 g de solution contient les ingrédients actifs suivants: < 5% phosphates (orthophosphate de tripotassium)

Remarques particulières

Destiné exclusivement à un personnel qualifié. Le produit ne convient pas au nettoyage des matériaux sensibles aux alcalins (par exemple l'aluminium anodisé et le zinc). Ne pas mélanger avec d'autres produits. Protéger du gel, de la chaleur et du soleil. Stocker les sprays debout dans le récipient d'origine à température ambiante. Jeter les emballages complètement vides à la collecte des matériaux recyclables. Conserver le récipient bien fermé.

Comment commander

| Article | Bon de livraison | N° art. |
|--|------------------|----------|
| Perform st. mucasol DE/FR/CN 1 l FL | 6/Carton | 70003644 |
| Perform st. mucasol DE/FR/CN 500 ml FL | 10/Carton | 70003643 |

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des standards qualité élevés.

Avis d'expert et information

Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante : schuelkefrance.info@schuelke.com ou auprès de votre interlocuteur commercial. Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur notre site internet : www.schuelke.fr