

## Collecteur de mercure avec insert spécial en mousse expansée

**bürkle**



2



1

- boîte vissée en polypropylène dans laquelle un disque de séparation du mercure en PP est inséré. Un insert en mousse de polyether PUR est mis en place dans le couvercle de la boîte.
- pour récupérer du mercure répandu, appliquer la mousse du couvercle sur le mercure et appuyer fermement : la pression exercée a pour effet d'ouvrir les alvéoles de la mousse et fait entrer les gouttes de mercure dans les alvéoles de la mousse
- quand la pression est relâchée, les alvéoles se referment et le mercure est emprisonné
- le couvercle est ensuite vissé sur le récipient, la mousse s'écrase sur le disque perforé libérant le mercure qui tombe au fond du récipient
- dimensions : Ø 104 x 50 mm

référence

Prix HT

UB9788 Collecteur de mercure, l'unité

1

UB9789 Mousse recharge, l'unité

2