

Pompes de transvasement à usage unique
OTAL



- pour récipients de 10 à 60 litres
- pompe manuelle particulièrement compacte et peu encombrante



profondeur d'immersion	Ø tube	débit max.	référence	Prix HT
pompe à main, à usage unique				
90 cm	1	Ø 12 mm	14 l/min	UB0930
pompe à pied, à usage unique				
90 cm	2	Ø 12 mm	14 l/min	UB0931
accessoires				
tubes de refoulement PE à usage unique, les 10			UB0932	

Utilisation


- insérer le tube de refoulement dans le bouchon universel et la balle de pompe. couper légèrement le tube en biais pour l'adapter à la hauteur du récipient. mettre le tube en place dans le bouchon, puis monter la balle de pompe et le tube. pour remplacer le tube, le couper sous le bouchon, retirer l'extrémité restante, puis installer un nouveau tube

Pompe

- tube de refoulement jetable en PE
- bouchon universel en PVC pour col Ø 30 à 70 mm
- livré avec : balle de pompe, bouchon universel, coupe-tuyau, 10 tubes de refoulement jetables

Pompes distributrices
à raccord expansif

- idéale pour la vidange totale d'un bidon avant nettoyage
- distribution de volumes très faibles

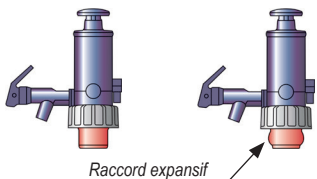

type	couleur	tube d'aspiration	débit	référence	Prix HT
liquides aqueux 1	rouge	950 mm	8 l/min	B52022	
liquides pétrochimiques	bleue	950 mm	8 l/min	B52023	
acides / liquides chimiques	vert	950 mm	8 l/min	B52024	
accessoires					
flexible d'écoulement avec robinet pour liquides aqueux				B52026	
flexible d'écoulement avec robinet pour liquides pétrochimiques				B52027	
flexible d'écoulement avec robinet pour acides et liquides chimiques				B52025	

1

- montée sur le bidon grâce à un raccord à expansion : la partie en contact avec l'intérieur du col du bidon se gonfle sous l'effet de la pression assurant une étanchéité optimale
 - 3 raccords livrés permettent le montage sur des bidons avec col ouverture Ø49,5 à Ø60 mm
 - tube plongeant télescopique 950 mm
 - 2 modèles : pour liquides non-agressifs (en PP/EDPM) ou agressifs (en PP / nitrile)
- pompe manuelle avec commande à fermeture automatique et bec de distribution
 - l'action sur la pompe manuelle génère une surpression dans le récipient et permet sa vidange complète rapidement